

Tris-NaCl buffer, with Albumin – pH 7,40

Sada 4 x 50 ml (AR005K)

Ref. AR005A / AR005K

**SKLADUJTE
PŘI 2–8°C**

**POUZE PRO VÝZKUMNÉ
ÚČELY. NENÍ URČEN PRO**

Revize: 06_2017

SLOŽENÍ:

Pufr obsahuje Tris (6,1 g/l, Tris hydroxymetyl aminometan), Chlorid sodný (8,77 g/l), Bovinní Sérum Albumín (BSA, 10 g/l) a 0,9 g/l Azidu sodného (jako konzervant).

*VAROVÁNÍ: Azid sodný (NaN_3) může reagovat s olověnými a měděnými trubkami za vzniku vysoce výbušných azidů kovů. Pokud jej vyléváte do odpadu, spláchněte velkým množstvím vody.

Tato souprava je pouze pro výzkumné účely a neměla by být použita pro diagnostiku pacientů.

PH:

7,40

POUŽITÍ:

Pouze pro použití *in vitro*.

Lahvička po 50 ml, připraveno k použití.

Ředící pufr pro biologické testy, vhodný pro ředění purifikovaných proteinů a enzymů (Albumin zabraňuje absorpci purifikovaných proteinů na stěnách nádoby).

Může být použit jako pufr podle doporučení US a Evropské Farmakopoeie pro anti-IIa měření Heparinu a aktivity anti-Xa validované v kombinaci s BIOPHEN™ ANTI-IIa (2-fázový test Heparinu, 220 005) a BIOPHEN™ ANTI-Xa (2-fázový test Heparinu, 221 005) soupravami.

Pozn.:

- Stabilizujte roztok při pokojové teplotě (18-25°C) po dobu 30 minut před použitím.
- Pro specifické instrukce o provedení testů se odkažte na příbalový leták příslušné soupravy.

Získané výsledky by měly být použity pouze pro výzkumné účely, ne pro diagnostiku a léčbu pacientů.

STABILITA:

Neotevřené reagentie musí být skladovány při 2-8°C, ve svém originálním balení. Za těchto podmínek jsou stabilní až do doby expirace, která je vytištěna na každé krabičce.

Po otevření, pokud je zabráněno kontaminaci, je roztok stabilní 4 týdny při 2 – 8°C.